



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Трафарет для отбора проб для микробиологического исследования




## ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для пробоподготовки

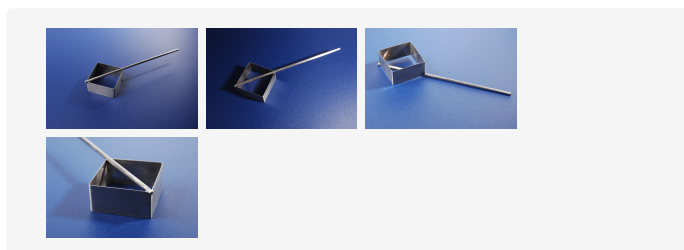

## Описание

Предлагаем специальное приспособление, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 6888-2-2017 (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований).

## Назначение

Разметка мясной туши для корректного взятия проб с целью дальнейшего микробиологического исследования.

## Способ применения



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



## 6 Оборудование

Используют лабораторное оборудование для микробиологических исследований в соответствии с ИСО 6887-1 и ИСО 7218 и, в частности, следующее.....

п 6.5 Рамка-трафарет, позволяющая ограничить поверхность исследуемого участка для отбора пробы (представляет собой металлическую рамку соответствующего размера, стерилизуемая путем погружения в спирт и последующим фламбированием).

### 9.3.2.4 Отбор проб с поверхности

Стерилизуют рамку-трафарет (см. 6.5) и стамеску по дереву (см. 6.6.3) путем фламбирования.

Пока рамка-трафарет не остыла, прикладывают ее к поверхности замороженного мяса. Используя стерильные стамеску (см. 6.6.3) и молоток (см. 6.6.4), отбирают верхний слой мяса по шаблону на глубину около 2 мм. Соблюдая правила асептики, собирают кусочки в колбу или в пакет для гомогенизации.

## Особенности

Трафарет изготавливается из нержавеющей стали 12Х 18Н 10Т, с использованием лазерной сварки.



ООО "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

---

## Характеристики

Длина	50 мм
Ширина	50 мм
Высота стенки	25 мм
Длина ручки	200 мм
Толщина стенки	0.35 мм
Материал	Нержавеющая сталь 12Х 18Н 10Т