



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Стейк D2




### ЦЕНА

по запросу

#### Категории:

Оборудование для исследования на  
трихинеллез  
Трихинеллоскопы

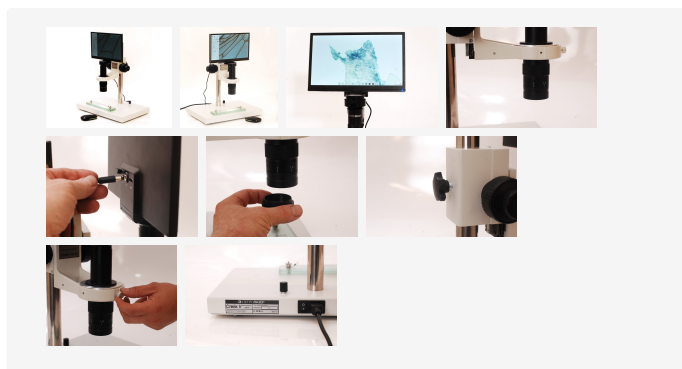

## Описание

Цифровой трихинеллоскоп на основе планшетного компьютера, заблокированного с камерой разрешения FULL HD.

## Назначение

СТЕЙК-D2 реализует компрессорный метод контроля образцов мяса, также на нем



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

можно проводить исследование надсадочной жидкости при исследовании методом переваривания в искусственном желудочном соке.

## Особенности

Используется цифровая камера высокого разрешения, и FULL HD — LED монитор, позволяющие получить четкое, контрастное изображение. ZOOM — объектив обеспечивает изменение коэффициента увеличения. Это позволяет рассматривать на экране как всю ячейку целиком, так и подробности структуры микропрепарата.

Светодиодный матричный осветитель обеспечивает белый равномерно рассеянный свет просвечивающий размещённый в компрессории образец. Изображение через объектив поступает на матрицу камеры и выводится на ЖК-экран планшетного компьютера для визуального контроля.

При включении планшетного компьютера автоматически запускается программа позволяющая делать цифровое увеличение и проводить геометрические измерения отображаемого изображения (расстояние между точками, углы, диаметры и т.п.). Управление прибором осуществляется с помощью компьютерного манипулятора типа «мышь».

Так же в планшетный компьютер может подключаться флеш-карта через USB для сохранения фото и видео изображений.

## Характеристики

<b>Минимальный коэффициент увеличения, не более</b>	9
<b>Максимальный коэффициент увеличения, не менее</b>	200
<b>Размер экрана (диагональ), мм</b>	300
<b>Разрешение монитора</b>	1920 x 1080
<b>Разрешение видеокамеры</b>	1920 x 1080



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

<b>Возможность цифрового увеличения</b>	Да
<b>Максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта, мм</b>	80
<b>Возможность записи изображения на CD карту</b>	Да
<b>Регулировка яркости освещения</b>	Да
<b>Электропитание</b>	220В/50 Гц
<b>Энергопотребление, не более, Вт</b>	50
<b>Габаритные размеры, мм</b>	300x400x560
<b>Масса, не более, кг</b>	10