



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

СТЕЙК-НД — Трихинеллоскоп с электронным выводом изображения высокого разрешения



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для исследования на трихинеллез

Трихинеллоскопы

Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных



Описание

Цифровой инвертированный трихинеллоскоп «Стейк-НД» используется для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Также применяется на рыбоприемных пунктах, рыбоперерабатывающих и рыбоводческих предприятиях для выявления паразитарных заболеваний рыб.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Назначение

Цифровой трихинеллоскоп высокого разрешения СТЕЙК-HD предназначен для контроля проб мяса на присутствие трихинелл, как компрессорным методом, так и с возможностью просмотра результатов переваривания сборных проб в искусственном желудочном соке. Кроме того, благодаря расположению оптики внутри стола, на нем можно работать с виалами, кюветами, чашками Петри и другой лабораторной посудой, имеющей толщину дна не более 6 мм.

Особенности

Полученные изображения могут быть сохранены в памяти прибора, для создания архива, доказательной базы, отправки файлов по электронной почте. Применение инвертированной оптической схемы (объектив и осветитель находятся в предметном столе) позволяет просматривать препараты снизу, в отраженном свете, а также в проходящем свете и косо-падающем освещении. Предметный стол находится на высоте не более 85 мм от поверхности лабораторной мебели, на которой установлен СТЕЙК-HD, что, в сочетании с управлением «по проводам» и большим дисплеем (22 дюйма) делает работу на нем мало напряженной.

Характеристики

Цифровая камера высокого разрешения	(FULL HD) 1080x1920 p.
Ступенчатая и плавная регулировка увеличения	от 50 до 250 крат
Четкость и резкость изображения	высокая
Максимальное разрешение фотографий	12 Мп
Осветитель проходящего и отраженного света	да



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Регулировка яркости освещения	плавная
Компьютерный монитор с антибликовым экраном	диагональ 22 дюйма
Предметный стол, ШхГ	500x285 мм
Возможность работать с компрессориями, чашками Петри, часовыми стеклами, луночными планшетами, предметными стеклами	да
Управление фокусировкой и резкостью изображения	моторизованное, цифровое